



Optimierung des Nutzer-Accounts

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung.....	2
2. Aufruf der Benutzereinstellungen.....	2
3. Spaltenkonfiguration.....	2
3.1. Optimierung der Spalten für Workflow-Aufgaben.....	2
3.2. Optimierung der Spalten für die Probensuche	3
3.3. Optimierung der Spalten für die Patientensuche	4
4. Einrichtung der Startseite.....	4
5. Versionshistorie.....	5



1. Vorbemerkung


Herzlich Willkommen bei der Bioprobendokumentation für die NAPKON Kohorten. Sie haben kürzlich Ihre Zugangsdaten zu CentraXX erhalten.

Um Ihren Nutzeraccount zu optimieren, folgen Sie den Schritten in diesem Dokument.

Beachten Sie, dass die Systemeinstellungen für die Rolle Dokumentation/Studienkoordinator*in (StudyNurse) und den Rollen MTLA bzw. StudyNurse-MTLA Kombi-Rolle abweichen. (z.B. Probensuche nur möglich für die Rollen MTLA oder Rolle StudyNurse-MTLA Kombi)

2. Aufruf der Benutzereinstellungen

Benutzermenü → Einstellungen

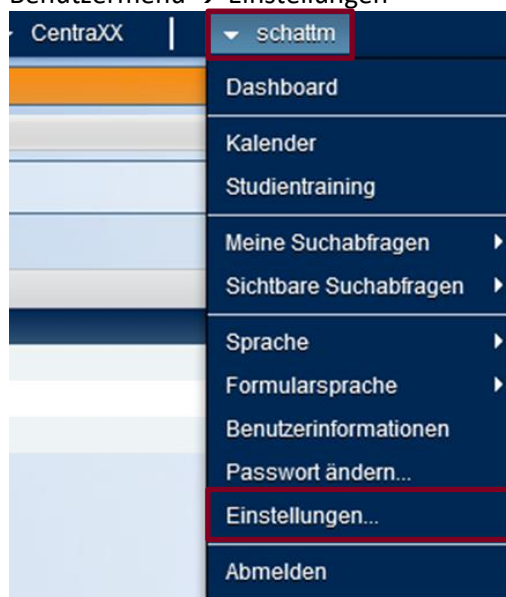

3. Spaltenkonfiguration

CentraXX zeigt in einigen Dialogen Tabellen / Listen, der sichtbare Spalten individuell angepasst werden kann.

Wechseln Sie dazu auf den Reiter **Spaltenkonfiguration**.




3.1. Optimierung der Spalten für Workflow-Aufgaben

Klappen Sie den Punkt **Workflow** auf und wählen den Eintrag **Workflow-Aufgaben**

Nun können Sie die sichtbaren Spalten für die Workflow-Aufgaben Übersichten wie abgebildet optimieren. Beim Hinzufügen der Spalten, klicken Sie diese zunächst im Bereich „Ausgeblendete Spalten“ an und bewegen Sie mittels der Pfeile auf die rechte Seite zu den Sichtbaren Tabellenspalten. Ebenso können Sie verfahren um als sichtbar konfigurierte Spalten zu entfernen.




Außerdem können Sie die Reihenfolge der Spalten anpassen in dem Sie zunächst die jeweilige zu verschiebende Spalte anklicken und bei gedrückter Maustaste in der Reihenfolge verschieben.

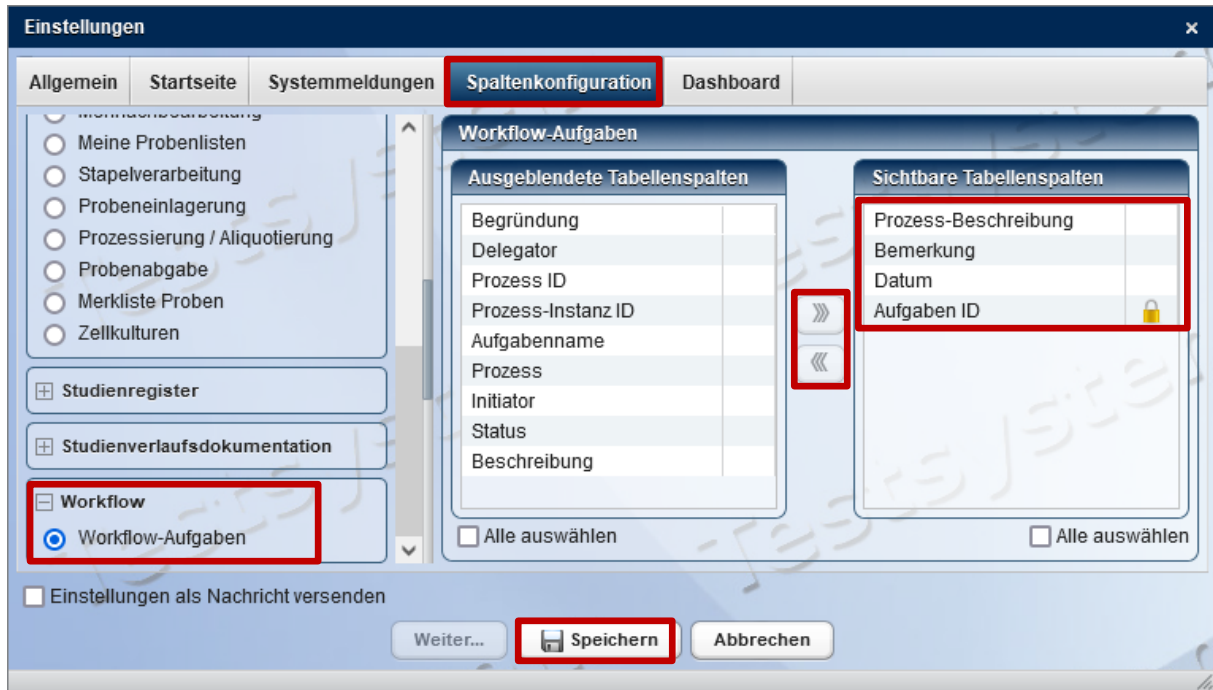

3.2. Optimierung der Spalten für die Probensuche

Klappen Sie den Punkt **Proben** auf und wählen den Eintrag **Probensuche**.

Optimieren Sie die sichtbaren Spalten anhand des abgebildeten Screenshots.

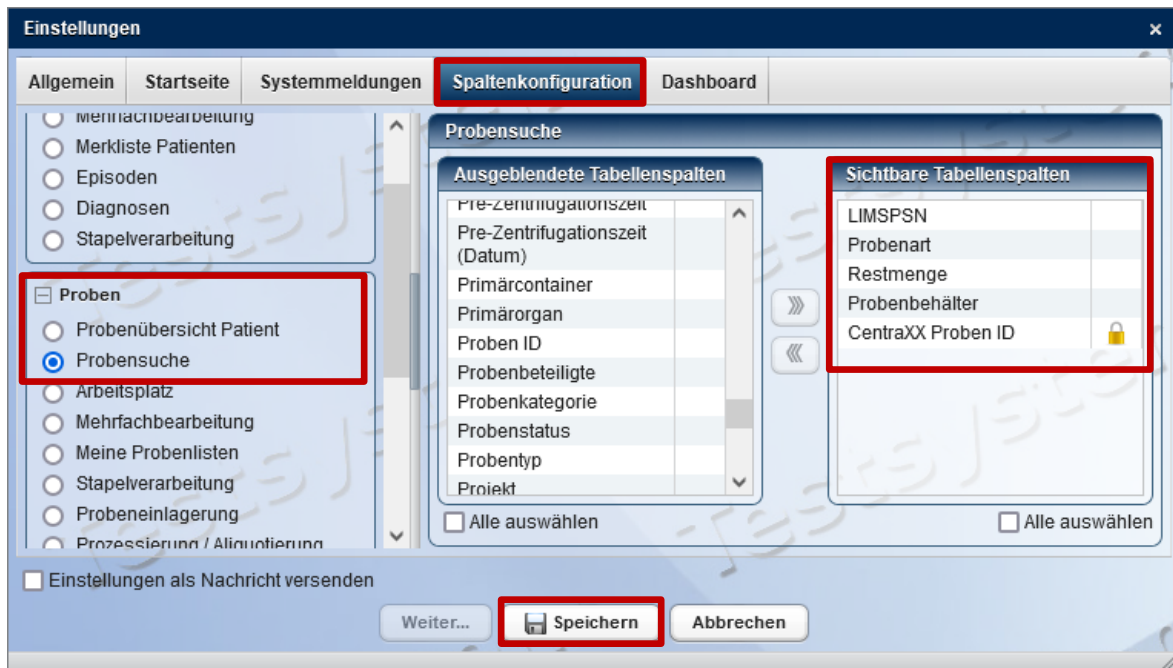


Hinweis: Beachten Sie, dass die Probensuche nur möglich ist für die Rollen MTLA oder StudyNurse-MTLA Kombi)



3.3. Optimierung der Spalten für die Patientensuche

Klappen Sie den Punkt **Patienten** auf und wählen den Eintrag **Patientensuche**.

Optimieren Sie die sichtbaren Spalten anhand des abgebildeten Screenshots.

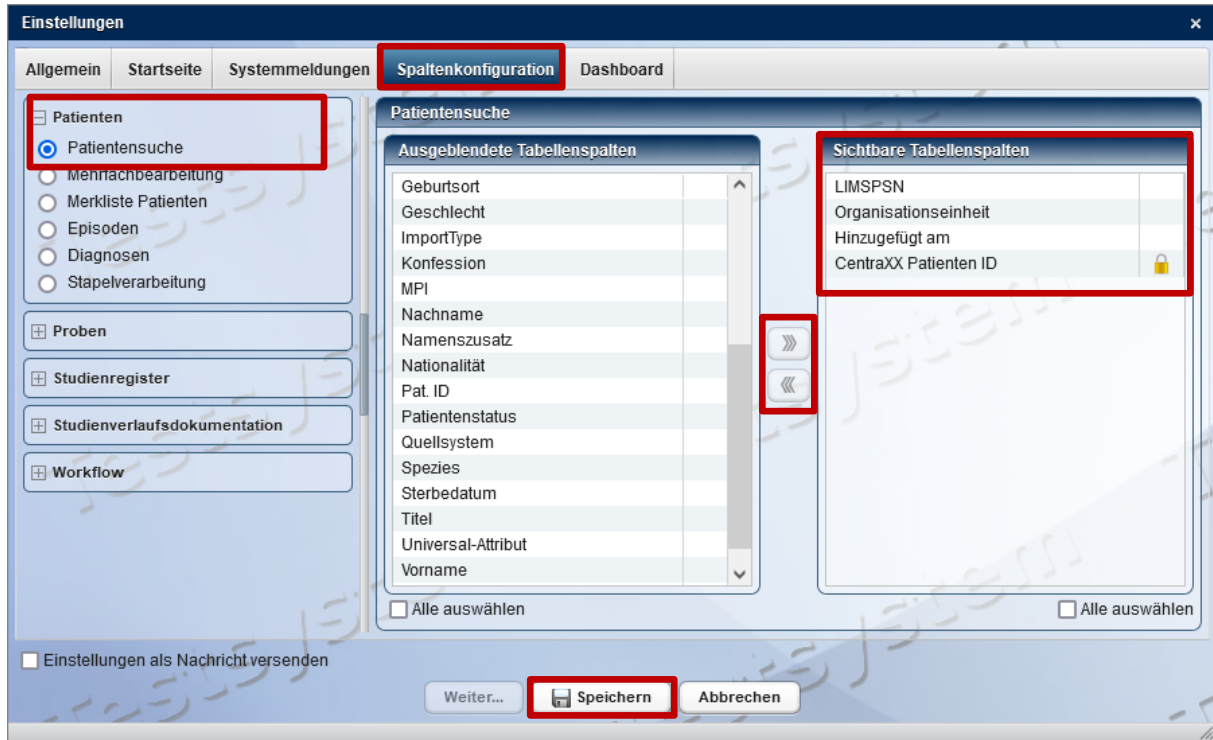

4. Einrichtung der Startseite

Ferner können Sie auch die Startseite wählen, die nach der Anmeldung in CentraXX angezeigt werden soll. Dazu gehen Sie auf den Reiter Startseite und wählen Workflow-Aufgaben.





5. Versionshistorie

- Version 1.0 initiale Dokumentenversion
- Version 1.1 DZHK-Kontext entfernt
- Version 1.2 Screenshots erneuert, Spaltenkonfiguration für Probensuche, Strukturelle Anpassungen
- Version 1.3 Differenzierung: Probensuche nur für MTLA-Rolle bzw. StudyNurseMTLA Kombirolle möglich